WECT 水质大肠杆菌在线分析仪

在线大肠杆菌仪采用酶底物法方法,酶与细菌培养反应后光信号变化成正比这一原理,反映出样品中细菌总量或大肠菌群的多少。系统可应用于饮用水水源安全、应急评估及多细菌的测定,能对水污染进行预警,同时可预警一般性水体污染以及食物中毒。



测量原理

大肠杆菌测试是一种基于生物传感的大肠杆菌检测系统,它提供一种针对供水污染的检测手段。由于大肠杆菌测试可以在5~30分钟内完成,因而能对水质变化进行及时反应。水样大肠杆菌的数量可以通过溶液光强变弱的程度与无毒对照空白实验的比较来表示。

性能特点

杭州 ßH 健 自 动 化 仪 表 有 限 人 司

1、操作简单,集成报表生成,实时反应全过程监测,并动态显示测

试项目的反应曲线

2、检测灵活,测量周期短,响应速度快,检测过程可自由设定,可

由用户定制测量周期,最短检测时间5分钟

3、自动进行质控和校准,利于测试结果的一致性和可靠性

4、全自动控制,用户可编程检测参数,适应不同应用场合对可疑样

本自动启动循环检测模式,同时启动控制中心警报机器断电后重新来

电时,自动恢复工作状态

5、运行方便,使用和维护成本低,自动完成样本和试剂的分注、混

匀和清洗,减少交叉污染维护简便,运行成本低,试剂消耗量小,维

护:换试剂 1次/周。

技术参数

测量方法 酶底物法

检测参数 总大肠菌群或耐热大肠杆菌

测量范围 1 个/100ml—1×10°个/ 100 ml

重复性 5%

分辨率 1%

测量时间 小干 12 小时

清洗维护 测量前后自动进行清洗消毒

测量间隔 连续或者任意选择,可设置

杭州阳健自动化仪表有限公司

校准 定时自动校准

人机操作 大屏幕彩色液晶触摸屏

数据存储 1年以上

输出 4-20mA 标配; RS232, RS485, 可选

正常工作条件 环境温度: 0~40℃

电源要求: 220V AC±10%, 50Hz±5%

功率: 不大于 200W

外界环境: 无显著震动及电磁干扰, 避免阳光直射

尺寸 500mm×1650mm×310mm (W×H×D)